

2020

POZIS

Medical



**Новый блок управления
с функцией записи данных при
отключении электроэнергии и
съемным накопителем данных**

Список функций блока управления БУ-М01

POZIS



01 - ФУНКЦИЯ

Весь стандартный функционал медицинского холодильного прибора (задание и поддержка температуры, индикация текущей температуры, отклонений и др.);



02 - ФУНКЦИЯ

Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов;



03 - ФУНКЦИЯ

Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы – автоматическое восполнение заряда батарей при появлении электропитания;



04 - ФУНКЦИЯ

Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле;



05 - ФУНКЦИЯ

Запись 45000 показаний: времени, даты, температуры в энергозависимую память (при частоте регистрации 1 раз в 10 минут объема памяти хватит на 10 месяцев). Автоматическая перезапись старых файлов. Возможность увеличения емкости памяти;



06 - ФУНКЦИЯ

Настраиваемая частота регистрации – от 1 раза в минуту до 1 раза в час;



07- ФУНКЦИЯ

Формирование каждый день нового файла формата .txt, с датой в названии файла;



08 - ФУНКЦИЯ

При формировании файла все параметры работы контроллера (уставка, дифференциал) записываются в начало файла, при изменении уставки или других параметров – новая запись всех параметров работы.

POZIS

Холодильные приборы медицинского назначения с блоком управления «БУ-М01»



1 Преимущество
SD карта любого объема



2 Преимущество
Электронный архив



3 Преимущество
Замена бумажного журнала



4 Преимущество
Возможность экспорта данных в MS Excel



Дата	Полов	Видеог	Видеог	Видеог	Сигнал
18/01/2016	00:00	4,8	С	закр	
18/01/2016	00:01	5,2	С	закр	
18/01/2016	00:02	5,6	С	закр	
18/01/2016	00:03	5,5	С	закр	
18/01/2016	00:04	5,0	С	закр	
18/01/2016	00:05	4,6	С	закр	
18/01/2016	00:06	4,7	С	закр	
18/01/2016	00:07	5,0	С	закр	
18/01/2016	00:08	5,5	С	закр	
18/01/2016	00:09	5,6	С	закр	
18/01/2016	00:10	5,3	С	закр	
18/01/2016	00:11	4,7	С	закр	
18/01/2016	00:12	4,5	С	закр	
18/01/2016	00:13	4,6	С	закр	
18/01/2016	00:14	5,1	С	закр	

